

# WATSON<sup>®</sup> centrifuge tube

国産だからできる便利機能を詰込んだ、安心の遠沈管登場です!!

**新発売**

## ハーフプラグシール



キャップは上部に文字が書け、高い密封性を実現するハーフプラグシールを採用。

## シーリングポイント




キャップ内側3ヵ所の突起いずれかが、チューブに設置された凹印に合わせる設計で最適なトルクをお知らせします。詳細は裏面をご覧ください。

## 3条ネジ




3面のネジ切りで回転が少なく開け閉め楽々! 3条ネジはガイド数が増え、斜め閉め防止にも役立ちます。

## フロスト加工の広い書込みスペース

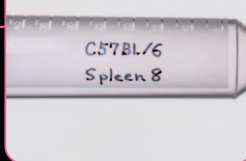

フロスト加工による広い書込みスペースを設けました。

## 先端メモリ・高いメモリ精度

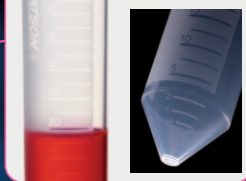

成形による金型目盛で、目盛消え・擦れきず発生を低減。先端部0.5mlまで付いた表面加工による高い目盛精度。



本体: ヴァージンポリプロピレン使用(オートクレーブ可能)  
キャップ: HDPE(オートクレーブ不可)  
遠心強度=裏面に記載  
DNase/RNase フリー  
バイロジェンテスト実施結果: エンドキシンレベル=0.05EU/ml以下 ※社内テストによる

品番	品名	滅菌	入数	価格	単価
1342-050S	50ml 遠沈管	滅菌	480本(24本x20袋)	14,400円	30円
1332-015S	15ml遠沈管	滅菌	480本(48本x10袋)	11,400円	23.75円
1342-550S	50ml 自立型遠沈管	滅菌	480本(24本x20袋)	15,400円	32.08円

[www.watson.co.jp](http://www.watson.co.jp)


日本製

# centrifuge tube



**滅菌**

遠沈管は全て密閉状態での滅菌で、開封後もチューブ内は滅菌状態を保ちます。

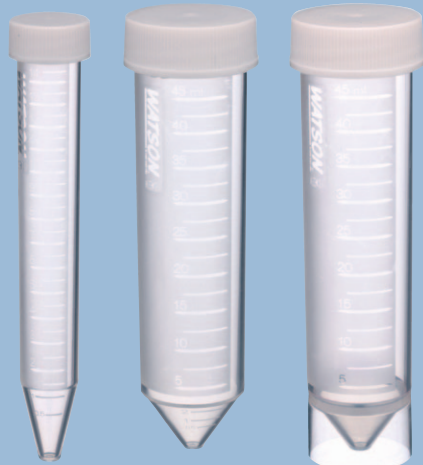

15 ml

50 ml

50 ml 自立型

## 気密性試験



(試験条件)

遠沈管に最大容量の80%(50ml遠沈管の場合40ml、15ml遠沈管の場合12ml)の100% EtOHを充填し、室温で逆さにして静置させ、重量の経時変化を確認。

(結果)

15ml 遠沈管

50ml 遠沈管

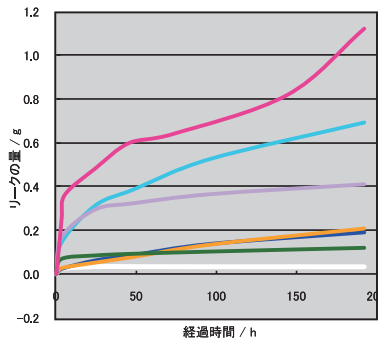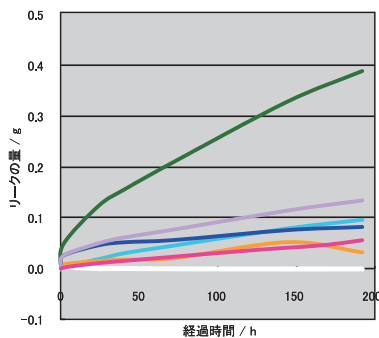

## シーリングポイントご説明



①キャップ突起が凹印にハマリ、最適なシーリングをお知らせしています。

②キャップ突起が凹印を乗り越え、閉め過ぎをお知らせしています。

③キャップ突起が凹印の手前で止まり、緩みや漏れの恐れをお知らせしています。

※ ②はご使用上の問題はありますが、①でのご使用をお勧めします



## 遠心強度試験

(試験条件)


遠心分離機: TOMY MX-305  
 設定温度: 20℃  
 内容量(蒸留水): WATSON 50ml 遠沈管(40ml充填)  
 WATSON 15ml 遠沈管(12ml充填)  
 使用ローター: AR-510-04  
 遠心時間: 5分



(結果)

15ml遠沈管  
18,000×G (14,100 RPM)

50ml遠沈管  
18,000×G (14,100 RPM)

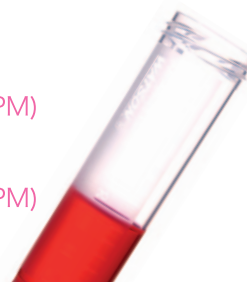

※ここで用いられるすべての検証データは深江化成株式会社で実施された社内データです。製品の性能を保証するものではありません。

**WATSON**  
IN KOBE SINCE 1988

発売元: **ワトソン株式会社**

東日本営業所  
〒101-0025  
東京都千代田区神田佐久間町3-37-22  
TEL 03-5823-8608 FAX 03-5823-8609  
西日本営業所  
〒651-2241  
兵庫県神戸市西区室谷2-2-7  
TEL 078-991-4489 FAX 078-991-4491  
E-mail: tcr@watson.co.jp

製造元: **深江化成株式会社**  
<http://www.watson.co.jp>

販売店

※掲載価格には消費税は含まれておりません ※製品の仕様・価格等は予告なしに変更することがあります。