

WATSON[®] NEXTY

8連マルチチャンネル



NEW

独自の英知と技術を結集した次世代マイクロピペット。
新開発マイクロピペッター "ネクスティ" から

8連が登場!!

[日本製品]

<http://www.watson.co.jp>

WATSON NEXTY

8連マルチチャンネルピペッター

【初の新機能】スピーディーな容量変更設定を可能にするターボダイヤルや、チップの最適なフィッティングの為に独特の形状をしたノズルコーンなど、ワトソン独自の英知と技術の結集です。

【高品質高性能】部品の製造から組立・精度検査まで全て国内工場にて行っており、ISO8655基準の厳格な品質管理のもと、キャリブレーションやメンテナンスにも万全の体制を整えております。
【コストパフォーマンス】コストパフォーマンスを徹底追及し、お求め安い価格を実現しました。

今までになかった新機能「ターボダイヤル」


3倍速ターボダイヤル(倍速機構)

遊星ギアを採用したターボダイヤルを回すことにより、容量設定の変更はプッシュボタン3.5回転分を1回転で行うことが出来ます。最大容量から最小容量など大きな容量変更を行うときに便利なダイヤルです。




プッシュボタン

このボタンでサンプルの吸引と吐出、容量の設定を行います。最初の突き当たり(第1ストップ)までが計量用ストローク、次のストップ(第2ストップ)までがチップ内の残液吐出用のブローアウトストロークです。このボタンはプランジャーに直結していますのでボタンを回すことにより容量を自由に設定できます。ダイヤルはノッチ式なので、最小目盛単位(1/1000)でカチッと止ります。

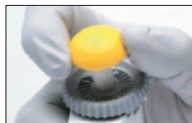

マルチサスペンションシステム

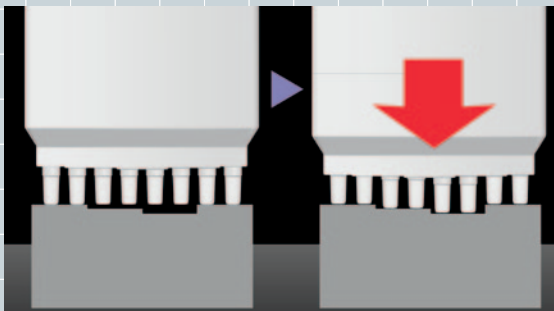

8レーン全てに独立サスペンションが搭載されており、全てのノズルコーンが独立可動! これによりチップ装着時の加重を均一に伝え、チップ装着のバラつきを少なくし装着ミスのストレスを軽減します。



ロックレバー

プッシュボタンとターボダイヤルの回転をロックします。操作中の容量設定のズレを防ぎます。



手になじむボディデザイン

握りやすくしっかりグリップ出来ます。

扱いやすいショートスケール

全長が短めなので、クリーンベンチ内でも扱いやすい。




見やすいデジタル表示

見やすい3桁+目盛り表示。窓が反対側にある左手用特注品もご用意出来ます。



左右選択式イジェクトボタン

親指の負担と無駄な動き削減する大型ボタンでユニークな左右選択式です。右手用が標準ですが、オプションとして左手用パーツをご用意出来ます。

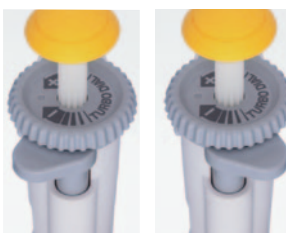

付属ピペットホルダー

壁面に取り付けて使用します。ピペッターを上から差し込んでも、真横から押し込んでもホルダー出来ます。



品番	品名	最小目盛	測定容量	正確度	精密度	適合チップ	入数	価格
NT-810	NEXTY 8連マルチチャンネルピペッター	1~10μl 0.01μl	1μl	±8.0%	±5.0%	204C/207C	1本	48,000円
			10μl	±2.0%	±1.0%			
			20μl	±8.0%	±1.0%			
NT-8200	NEXTY 8連マルチチャンネルピペッター	20~200μl 0.1μl	200μl	±1.0%	±0.5%	705Y/703Y/703C/503Y	1本	48,000円

発売元: ワトソン株式会社

東日本営業所
〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町3-37-22
TEL 03-5823-8608 FAX 03-5823-8609
西日本営業所
〒651-2241 兵庫県神戸市西区室谷2-2-7
TEL 078-991-4489 FAX 078-991-4491
E-mail: tcr@watson.co.jp

製造元: 深江化成株式会社
<http://www.watson.co.jp>

WATSON
IN KOBE SINCE 1988

※掲載価格には消費税は含まれておりません ※製品の仕様・価格等は予告なしに変更することがあります。