



Removal

白血球の除去に。

濾過するだけで
白血球を除去!

使いやすい
カラムタイプ!

50ml遠沈管に
ピッタリフィット!

※一部適合しない遠沈管も
あります。

LeukoCatch[®] II

リューコキャッチ 2



Leukoフィルター

品番	品名	入数	価格
1883-110LC	LeukoCatch II カラムタイプ	5個	10,000円

LeukoCatch II 使用方法



50ml遠沈管にリューコキャッチ II をセットします。



血液サンプルを添加します。

<推奨血液サンプル>
全血 5ml + PBS 5ml
Total 10ml



サンプルを濾過します。

<目安>
2倍希釈血液10mlの場合
濾過時間 約10分



リューコフィルターが白血球を吸着し、濾液は白血球が除去されています。

