

Something Different.

WATSON BIO LAB
MADE IN JAPAN SINCE 1988



ガラス製スライドだから、画像鮮明!!

スライド&チャンバー

8ウェル



4ウェル



2ウェル



使いやすい低価格。

個別滅菌済み。

シリコンパッキンで漏れ防止。


接着剤不使用! コンタミの心配なし。

薬品に強いPP製チャンバー。


品番	品名	入数	価格	単価	大箱
192-008	スライド&チャンバー 8ウェル 個別滅菌	10個(ブリスター個包装)	7,000円	700円	250個
192-004	スライド&チャンバー 4ウェル 個別滅菌	10個(ブリスター個包装)	7,000円	700円	250個
192-002	スライド&チャンバー 2ウェル 個別滅菌	10個(ブリスター個包装)	7,000円	700円	250個

ワトソン スライド&チャンバー 使用方法


ワトソン スライド&チャンバーは 接着剤不使用!

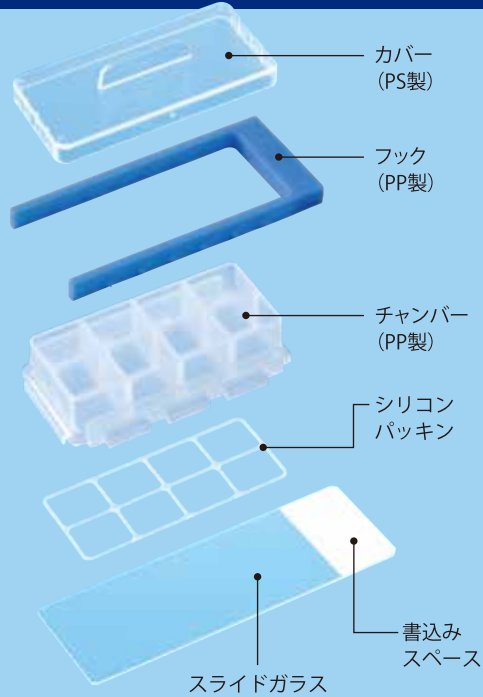

1. ウェルにサンプルを分注し、カバーをかぶせてインキュベートを行った後、免疫染色する。

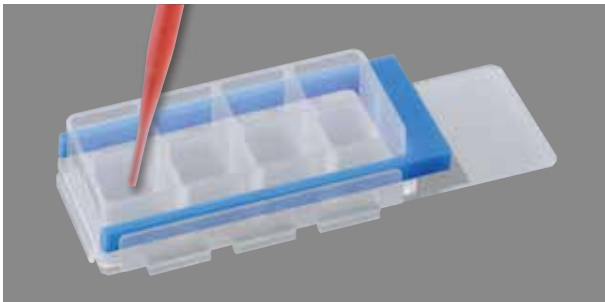


2. 染色後、フックを外す。

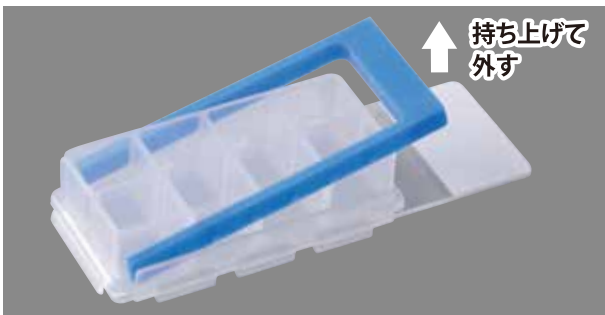


3. スライドガラスからチャンバーを取り外す。



4. スライドガラス上のシリコンパッキンをピンセット等で取り除く。

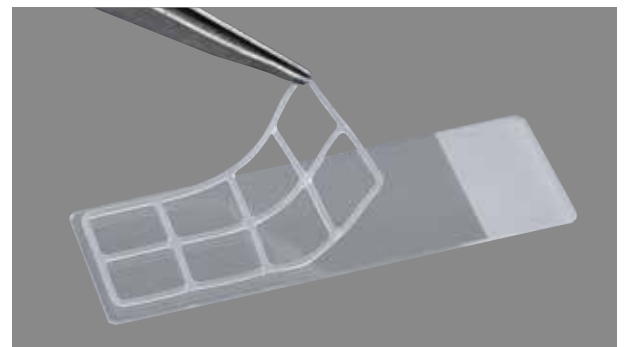


5. カバーガラス (24 mm × 55 mm) を用意し、プレパラートを作成する手順でサンプルを封入する。

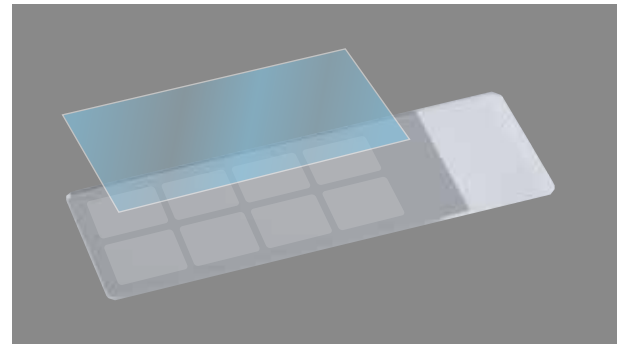

ガラス製ならではの鮮やかさ!

スライド部分がガラス製なので、顕微鏡画像が非常に鮮明です。

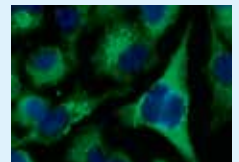

Something Different.
WATSON BIO LAB
MADE IN JAPAN SINCE 1988
<http://www.watson.co.jp>

発売元
ワトソン株式会社
 E-mail: tcr@watson.co.jp

東日本営業所
 〒116-0003
 東京都荒川区南千住6丁目57-12
 TEL: 03-5615-3591 FAX: 03-5615-3592

西日本営業所
 〒651-2241
 兵庫県神戸市西区室谷2-2-7
 TEL: 078-991-4489 FAX: 078-991-4491

製造元
深江化成株式会社

※掲載価格には消費税は含まれておりません。※製品の仕様・価格等は予告なしに変更することがあります。